

## CCDカメラの MENU Page 2 のセッティング例

	60Hz 地域	50Hz 地域
IRIS	ALC (ELCでも可)	ALC (ELC不可)
SHUTTER	OFF (1/100-1/12000でも可) ※1	1/100 (1/120-1/12000でも可、OFFは不可) ※1
AGC	OFF (ONでも可)	OFF (SHUTTER:1/100時はONでも可)
W/B		ATW ※2
MIRROR		OFF
BLC		ON
POSI/NEGA		POGI
SYNC		INT
ZOOM		OFF

※1: 適切な明るさになるようにSHUTTERの値を調整してください。明るさは顕微鏡側で調整することもできます。

※2: 背景にフィルタなどの色を反映させたい場合は以下のようにセットアップします。  
(例: 全体にブルーがかった色の画像にしたいとき)

1. W/B(ホワイトバランス)で AWC (Auto White Control) を選択した状態で、
2. 標本が何も無いところを撮影します。
3. 真ん中のOSDスイッチを押します。
4. 背景の色にしたいフィルタを顕微鏡にセットします。

