

WRAYMER DM160

LEDドームライトDM160



使用方法

1. 電源ユニットの電源スイッチを“OFF”にしてください。
2. 図1のように電源ユニットの“OUTPUT”ジャックにドームライトケーブルを接続してください。
3. 取り付けネジでドームライトをしっかりと顕微鏡に固定してください。
4. 電源プラグをコンセントに差し込みます。光量調整ダイヤルは反時計回りに限界まで回してください。
5. 電源スイッチを“ON”にし、光量調整ダイヤルを時計回りにまわして適正な光量で使用してください。



ヒューズの交換

感電ややけどのおそれがあるため、ヒューズを交換する前にはスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜きヒューズが完全に冷えるまで待ってください。
ヒューズボックスは電源ユニット側面にあります。ヒューズボックスのネジを外すとヒューズを交換することができます。

仕様

光源	60灯高輝度白色LED	光量調整	無段階	電源出力	DC30V
LED寿命	約50,000時間	色温度	6,500K	重量	
最大光量	20,000 lx	消費電力	6W	ドームライト部	0.38kg
照射角	45°	電源入力	AC96~265V/50-60Hz	電源ユニット部	0.7kg
ケーブル長	ドームライトケーブル 約1.4m	電源ユニットケーブル	約1.3m		