

WRAYMER Biological Slide Set 30

生物プレパラート 30

取扱説明書

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございました。
本製品の性能を十分に発揮させるためおよび安全確保のため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
製品使用時には、常にお手元に置いていただき、お読みになったあとも大切に保管してください。

I. プレパラートの名称

1	Cotton Stem C.S	綿の茎 (横断標本)
2	Squamous epithelial from human mouth scrapings	人の口腔粘膜上皮
3	Human blood Smear	ヒトの血液 (塗沫標本)
4	Plant Root Tip L.S (corn)	植物の根の先 (トウモロコシ:縦断標本)
5	Penicillium W.M	青かび
6	Hydra L.S	ヒドラ (縦断標本)
7	Cabbage L.S (Hydrilla verticillata)	クロモ (縦断標本)
8	Dicotyledon stem C.S (Sunflower)	双子葉植物の茎 (ひまわり:横断標本)
9	Single ply squamous epithelium W.M	単層扁平上皮
10	Lily anther Sec	ユリの葯 (やく)
11	Broad bean Leaf epidermis W.M	ソラマメの葉の表皮
12	Smooth muscle breakaway W.M	平滑筋
13	Blood of frog smear	カエルの血液 (塗沫標本)
14	Earthworm C.S	みみず (横断標本)
15	Plant mitosis Sec (Onion root tip)	有糸分裂 (タマネギの根の先)
16	Cardiac muscle L.S	心筋 (縦断標本)
17	Lichens Sec	こけ (苔)
18	Moss protonema W.M	苔の糸状体
19	Bacterial three types Smear	細菌 (塗沫標本)
20	Pollen germinate W.M	花粉の発芽 (コリ)
21	Chlamydomonas W.M	コナミドリムシ
22	Stratum tier squamous epithelium Sec	重層扁平上皮
23	Dense connective tissue (Tendon L.S)	密性結合組織 (腱:縦断標本)
24	Cushaw Stem C.S	ヘチマカボチャの茎 (横断標本)
25	Monocotyledon Stem C.S	単子葉植物の茎 (横断標本)
26	Small intestine Sec	小腸
27	Red marrow Sec	赤色骨髓
28	Ciliary epithelium Sec	線毛上皮
29	Motor neuron W.M.	運動神経
30	Artery and vein C.S.	動脈・静脈 (横断標本)

W.M= whole mount 全体

C.S= cross section 横断標本

L.S= longitudinal section 縦断標本

II. 安全に正しくお使いいただくために

- ◆ プレパラートが入っているケースを開けるときは上下方向を間違えないように気を付けてください。ケースの蓋にはロゴシールが貼られています。
- ◆ プレパラートはガラス製です。容易に破損します。プレパラートの辺縁で手を切らないように注意してください。
- ◆ この製品を持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えたりしないようにしてください。けがやプレパラートの破損の原因となります。
- ◆ プレパラートを顕微鏡で観察するときはステージに上下逆に置かないようにしましょう。カバーガラスがついている面（もしくは試料名が書いてあるシールが貼ってある面）が、顕微鏡の対物レンズ側になるように置きます（上下逆に置いた場合、高倍率の観察時に焦点が合わないことがあります）。
- ◆ 顕微鏡での観察時にプレパラートに対物レンズをぶつけないようにしましょう。標本や対物レンズが破損することがあります。
- ◆ プレパラートにはカビがつくことがあります。観察が終わったらケースに入れましょう。カビが発生しやすい場所での使用や保管は避け、長期間使用しない場合でも数ヶ月に一度は点検をしましょう。
- ◆ プレパラートを高温多湿の場所や直射日光の当たる場所では保管しないでください。
- ◆ プレパラート表面を手で触ったり拭いたりしないでください。
- ◆ プレパラートが汚れた場合は、レンズペーパーなどで標本面を拭いてください。汚れが取れない場合は、プレパラートに軽く息を吹きかけてから再度レンズペーパーなどで標本面を拭いてください。汚れが強い場合はレンズクリーニング液などを併用してください。
- ◆ 長時間強い光に当て続けると、標本が退色することがあります。観察後はケースに入れて保管しましょう。
- ◆ 乳幼児の手の届かない所に保管してください。

III. パッキングリスト

名称	数量
生物プレパラート	30
プレパラートケース	1
取扱説明書	1

IV. 検査証明書

検査官	梱包者	日付

その他

- ◆ 本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。
- ◆ 本書の内容については、将来予告無しに変更することがあります。
- ◆ 本書の内容については万全を期して作製いたしました。万が一不審な点や誤り、記入漏れなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。

WRAYMER

株式会社レイマー

〒541-0052 大阪府中央区安土町 1-8-15 野村不動産大阪ビル 6F

TEL : 06-6155-8230 FAX : 06-6155-8450

E-mail : arch@wraymer.com

Online Shop : <http://www.wraymer.com>