

CONNECTING LENS FOR SLR CAMERA

一眼レフカメラアダプタ SA20



1.使用するカメラに対応したTマウントアダプタを一眼レフカメラアダプタSA20に装着します。



【一眼レフカメラ用】

- ・Canon EFマウント用
※EOS Mシリーズを除く
- ・Nikon Fマウント用
- ・Pentax Kマウント用
- ・FourThirdsマウント用
- ・Aマウント用
- ・M42、ブラクチカスクリューマウント用
- ・オリンパスOMマウント用
- ・MINOLTA MDマウント用
- ・キヤノンFDマウント用
- ・コンタックス/ヤシカマウント用
- ・ライカRマウント用

※上記以外のマウントのカメラを接続する場合は、カメラ店などでご使用のカメラに対応するTマウントアダプタをご用意下さい

【ミラーレス一眼カメラ用】

- ・SONY Eマウント用
- ・MicroFourThirdsマウント用
- ・Canon EF-Mマウント用
- ・Nikon 1マウント用
- ・Pentax Qマウント用
- ・FUJIFILM Xマウント用

2.一眼レフカメラアダプタをカメラボディに取り付けます。



30.5mm変換アダプタ



30mm変換アダプタ



鏡筒内径が30mm、もしくは30.5mmの顕微鏡に接続する場合は、変換アダプタを併用します。



Cマウント変換アダプタ
CMT232



Cマウントの鏡筒



Cマウントの鏡筒に取り付ける場合は、Cマウント変換アダプタを併用します。



鏡筒内径が23.2mmの顕微鏡に接続する場合は、一眼レフカメラアダプタSA20を直接挿入します。

一般的に、カメラはマニュアルモードで使用し、ピント調整は顕微鏡側で行います。ピントの確認は、カメラのファインダーで行います。露出はカメラ側のシャッタースピードで調整します。ホワイトバランス等もカメラ側で設定します。

アダプタには絞りはついておりません。カメラボディの設定や使用方法は、ご使用のカメラのメーカーにお問合せください。

単眼部や双眼部の様な斜めに傾いた鏡筒に取り付ける場合は、カメラボディーの重量により鏡筒・顕微鏡に好ましくない負荷がかかります。このような場合は三脚を併用するか、手で支えて撮影してください。

一眼レフカメラアダプタSA20のカメラ側はTマウント(ピッチ=0.75、ネジ径42mm)仕様です。

ケラレのない写真撮影が可能です(顕微鏡の仕様によってはケラレが生じる可能性があります)。

WRAYMER

株式会社レイマー

〒541-0052 大阪府中央区安土町 1-8-15 野村不動産大阪ビル 6F

TEL : 06-6155-8230 FAX : 06-6155-8450

E-mail : arch@wraymer.com

Online Shop : <http://www.wraymer.com>