

WRAYMER

歯科用位相差顕微鏡 PDM-2700F

取扱説明書



このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございました。

本製品の性能を十分に発揮させるためおよび安全確保のため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

製品使用時には、常にお手元に置いていただき、お読みになったあとも大切に保管してください。

1. 安全に正しくお使いいただくために

顕微鏡の設置や保管・移動に関する注意

- ◆比較的湿度が少なく清潔で振動が少ない場所をお選びください。顕微鏡は湿気、ほこり、腐食性の有毒ガス、振動などをきらいます。
- ◆他の機械の振動が伝わる所など、振動や衝撃の多い場所に置かないでください。
- ◆水平で安定したところに設置してください。ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。
- ◆高温多湿の場所では使用しないでください。レンズ類にカビがつくことがあります。調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。
- ◆ほこりっぽいところで使用しないでください。使用しないときはダストカバーを掛けてください。
- ◆暑い場所や直射日光の当たる場所では使用しないでください。
- ◆冷気が直接吹きつける場所には置かないでください。
- ◆直射日光が当たるような場所や、電灯に近すぎる場所への設置は避けてください。明るすぎる環境では顕微鏡像の質が劣ることがあります。
- ◆この製品を持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えたりしないようにしてください。けがや機器の破損・故障の原因となります。
- ◆機器を移動させるときは、片手で鏡柱(もしくは支柱)をしっかり握り、もう一方の手で鏡脚を支えて運んでください。片手でぶらさげのような行為は精密機器を狂わせる原因となります。
- ◆顕微鏡を卓上におくときは、顕微鏡に強い衝撃を与えぬよう、鏡脚の一端から静かに置いてください。
- ◆AC電源を使用する機器の場合は、移動前にスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ◆ストラップが付属している顕微鏡の場合、ストラップを使用して運ぶ場合には顕微鏡をぶつけないようご注意ください。
- ◆顕微鏡の使用環境は、屋内使用で気温 0℃～4 0℃、相対湿度 8 5 %以下です。

取扱上の注意事項

- ◆取扱説明書で指示されている以外の分解・改造・操作はしないでください。感電や危険な照明光が出る可能性があります。安全が保証できず、更に故障のおそれがあります。
- ◆精密機器につき、強い衝撃や乱暴な使用は機器に深刻な損傷を与えます。
- ◆左右の粗動焦点ハンドルを互いに異なる方向に回転させると機器の精度が悪くなる原因になることがあります。
- ◆レンズ類にはカビがつくことがあります。カビが発生しやすい場所での使用や保管は避け、長期間使用しない場合でも数ヶ月に一度は点検をしましょう。
- ◆レンズ表面を手で触ったり拭いたりしないでください。
- ◆対物レンズや接眼レンズなどを分解しないでください。
- ◆レンズや本体に衝撃を与えないでください。割れたり歪んだりして、けがや故障の原因となります。
- ◆使用後は直ちに照明のスイッチを切り、AC電源を使用する機器の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ◆顕微鏡の照明光を直接見ると目を痛めるおそれがありますので十分ご注意ください。
- ◆照明光路にミラーなどを入れると反射光が目に入る場合がありますので十分ご注意ください。
- ◆ダストカバーをかけたまままでのご使用はおやめ下さい。照明ライトの熱などにより火災の原因となります。

- ◆目を傷つけないために、反射鏡の使用時には直射日光を直接反射鏡に当てないようにしてください。光が強すぎるときにはフィルターホルダーにつや消しガラスを置くなどして光量を減じてください。
- ◆やけどや火事にならないように気を付けましょう。
- ◆照明用ライトが点灯中や消灯後すぐに、電球・ヒューズやコレクタレンズに触らないでください(熱くなっています)。
- ◆電球やヒューズの交換は電球やヒューズが冷めてから行ってください。
- ◆可燃物を電球のそばに置かないでください。火災の原因になることがあります。
- ◆テレビ、ラジオなどの受信に影響が出るがあるので、これらの電気製品から離れた場所でお使いください。

- ◆AC電源を使用する機器については、火災や感電、やけどの原因となることがありますので、以下の事項にご注意ください。
 - ◇指定外の電源を使うと、顕微鏡の故障や、感電・火災の原因となります。
 - ◇万一漏電した場合の感電事故防止のため、アース端子のある機器についてはアース線を必ず取り付けてください。
 - ◇アース線は、電源コンセントのアース端子、銅片などを65cm以上地中に埋めたもの、設置工事(D種)が行われている接地端子などに取り付けてください。
 - ◇アース線は、ガス管、電話専用アース線、避雷針、水道管や蛇口などには取り付けしないでください。
 - ◇電源コードを無理に曲げたりねじったりしないでください。
 - ◇電源コードは熱器具に近づけないよう、十分な距離をとってください。
 - ◇電源コードの上に重いものを絶対に乗せないでください。
 - ◇電源プラグを抜くときはコードを引っ張らないで、必ず電源プラグを持って抜いてください。
 - ◇電源コードは正しく配置してください。電源コードを足などに引っかけると、顕微鏡の落下や転倒などによりけがや故障の原因となります。
 - ◇感電しないように濡れた手で電源プラグやスイッチ、電球やヒューズなどを触らないでください。
 - ◇電源プラグや電源コードが傷ついたり、内部の電線が露出したまま使わないでください。
 - ◇長時間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。
 - ◇顕微鏡を布団などでおおった状態で使わないでください。熱がこもって火災の原因となることがあります。
 - ◇コンセントへの差し込みがゆるかったりぐらついている場合や、電源プラグや電源コードが熱いときは使用を中止してください。
 - ◇タコ足配線はしないでください。
 - ◇点検・清掃(お手入れ)は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、電球・ヒューズやディフューザー、コレクタレンズなど熱くなる部分が冷えてから始めてください。水滴などがついた場合は乾いた布などで拭き取ってください。
 - ◇雷が鳴り始めたら、安全のため早めに電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - ◇水や薬品などの液体をこぼさないでください。内部に金属類を差し込んだり、落としたりしないでください。
 - ◇万一内部に液体や異物が入った場合は、電源プラグをコンセントから抜き、使用を中止してください。
 - ◇浴室などの湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。
 - ◇異常な音やにおい、煙などがした場合は、電源プラグをコンセントから抜き、煙などが出ていないのを確認してください。

◆電池を使用する機器については、電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れなどの恐れがありますので、以下の事項にご注意ください。

- ◇電池を取り外した場合は、乳幼児の手の届かない所に保管してください。万一、お子様が電池を飲み込んだ場合は直ちに医師とご相談ください。
- ◇万一、電池から漏れた溶液が目に入った時はすぐに大量のきれいな水で洗った後、直ちに医師に相談してください。皮膚や衣服に付着した場合は、きれいな水で洗い流してください。また、機器に付着した溶液は十分に拭き取ってください。
- ◇充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- ◇交換するときは、一度に全部、新しい同じ種類の電池と取り替えてください。古い電池と新しい電池、アルカリ電池とマンガン電池など、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ◇極性(プラス+、マイナス-)を確かめて、機器の表記どおり正しくセットしてください。
- ◇長時間使用しないときは、電池をはずしてください。
- ◇電池はショートさせたり充電、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。
- ◇電池は風通しのよい涼しいところに保管してください。高温多湿の場所での保管はしないでください。
- ◇ご使用後は電源を切ってください。

◆結露について

- ◇結露とは、顕微鏡を冷えた屋外などから急に暖かい屋内などに持ち込んだときなどに、顕微鏡のレンズなどに水滴がつくことです。
- ◇結露が起きたら、直ちに電源プラグをコンセントから抜き、結露がなくなるまで(約1時間)放置してからお使いください。
- ◇結露は温度差のある場所へ移動したときや、湿気が多い場所で起こります。
 - 寒いところから暖房などがきいた部屋へ持ち込んだとき
 - 冷房のきいた部屋や車内から暑い屋外に持ち出したとき
 - 夏の夕立のあと
 - 温泉など高温多湿なところ
 - 暖房を入れ始めた部屋
 - エアコンなどの冷風が直接あたる場所

メンテナンスに関する事項

- ◆顕微鏡は光学的にも機械的にも精密な機器ですが、きちんとメンテナンスを行っていただければ永くお使いいただけるものです。本機は標準的な機械部に高性能の光学部品を備えており、日々の授業や研究室での使用に十分耐え得る設計となっています。
- ◆顕微鏡の鏡柱や鏡脚などのレンズ以外の部分の清掃には有機溶剤を避け、汚れがひどい場合は希釈した中性洗剤を柔らかな布にわずかに含ませて拭いてください。揮発性溶剤や研磨剤入りのクリーナーを使用しないでください。
- ◆使用しないときは必ずロッカーや包装箱に入れるか、ほこり避けのダストカバーをかけて、湿気の少ない場所に保管してください(保管場所については前述の顕微鏡の設置や保管・移動に関する注意を参照してください)。長期間使用しない場合は対物レンズや接眼レンズを防湿防塵容器に入れておきましょう。対物レンズや接眼レンズをはずしたときにはレボルバなどに防塵用のキャップをはめてください(接眼レンズ用の防湿防塵容器と防塵用のキャップが付属していない機器はダストカバーのみを使用してください)。
- ◆各部を分解することは故障の原因となるので絶対に避けてください。

◆光学部品(レンズ類)の清掃

- ◇お手入れの前に手指の油分を石鹸などで洗い落とししてください。清潔で柔らかい手袋があれば着用しましょう。
- ◇レンズ表面を手で触ったり拭いたりしないでください。
- ◇以下の手順で清掃します。
 1. ブロワーを用いて、ほこり、ゴミをできる限り吹き飛ばす。
 2. 柔らかい小筆などでゴミを掃き出す。
 3. 大きめのレンズやフィルターなどは、レンズクリーニング液でかるく湿らしたレンズペーパーを2つまたは4つ折りにしてレンズ類を挟み込み、レンズを回しながら中心から外側に向けて汚れを拭き取ってください。
接眼レンズや対物レンズなどは、竹串などの先にレンズペーパーを細く巻きつけたものにごく少量のレンズクリーニング液をつけ、軽くゆっくりと中心から外側へ円を描くように拭き取ってください。
- ◇油浸系対物レンズを使用した後は、イマージョンオイルが固まらない内に速やかに清掃してください。清掃はレンズペーパーでオイルを軽く拭き取った後に、竹串などの先にレンズペーパーを細く巻きつけたものにごく少量のレンズクリーニング液をつけ、軽くゆっくりと中心から外側へ円を描くように拭き取ってください。
- ◇レンズペーパーは一度使用した場所は二度と使用しないようにしてください。
- ◇レンズクリーニング液は市販のもの、もしくはエーテル：エタノール＝7：3の混合液(混合比は季節によって変わります)等を用いてください。
- ◇エーテル、アルコール、レンズクリーニング液などは引火性が強いので、取り扱いや火気、各種電気機器のメインスイッチのON - OFF などには十分注意してください。特に、エーテル、アルコールなど使用時には、部屋の換気にもご注意ください。

◆電球・ヒューズの交換

- ◇感電ややけどのおそれがあるため、電球やヒューズを交換する前には電源プラグをコンセントから抜き、電球やヒューズが完全に冷えるまで待ってください。
- ◇感電や機器の破損を防ぐために、電球やヒューズの交換前には電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ◇使用できる電球やヒューズは機器により異なります。必ず取扱説明書に記載の電球やヒューズを使用してください。
- ◇電球の交換時には手袋の着用、もしくは布のようなもので電球を保護するなどして、電球のガラス表面を触らないようにしましょう。電球交換後は、清潔な布などで電球のガラス面を清掃してください。電球が汚れていると、電球が壊れやすくなったり、輝きが弱くなったりします。
- ◇電球のガラス面に指紋や汚れが付いた場合は、布などで清掃してください。電球のガラス面の汚れは、電球の破損や光量不足を引き起こすことがあります。
- ◇電源プラグをコンセントに差し込み、光量調整ダイヤル(スイッチ)を回してライトを点灯させます。ライトの明るさは光量調整ダイヤルで調整します。スイッチと光量調整ダイヤルが別々になっているタイプの場合は、スイッチを入れるときには、明るさが一番暗くなる側に光量調整ダイヤルを回しておきます。こうすると電球の寿命が長くなります。

2. 各部の名称

※PDM-2700FMには13.3インチモニタが付属します。



PDM-2700F

図 1

3. 位相差顕微鏡の原理

細胞などの物体を通過する際、光の速度は約1/4波長ほど遅くなります。これを回折光と言い、物体を通過しなかった光(直接光)と比較すると、そこに“位相の差”が生じます。位相差用対物レンズ内の位相板により、回折光は直接光よりもさらに1/4波長遅れることになり、その結果、回折光は直接光よりも1/2波長の遅れが生じます。このような遅れが生じた状態の回折光と直接光が結像面で結ばれると干渉が起こり、干渉した物体の部分が暗く見えることとなります。これが、位相差顕微鏡で透明な対象物が観察できる原理です。

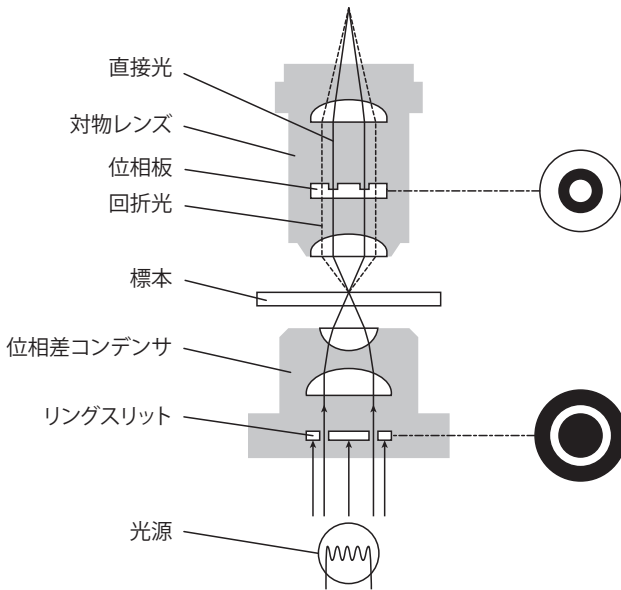


図 2

4. 顕微鏡のセットアップ

歯科用位相差顕微鏡PDM-2700は、より簡単にご利用いただけるよう、お客様での光学的なセットアップは不要となっております。

ご利用の際は、モデルにより以下の作業のみ行ってください。

【PDM-2700F (モニタなし)の場合】

1. カメラのDC端子(メス)に、電源のDC端子(オス)を差し込みます。
2. 映像出力先のHDMIモニタ(※)とカメラのHDMI端子を、付属のHDMIケーブルで接続します。
3. 顕微鏡の電源ケーブルをコンセントに差し込み、電源スイッチの“|”側を押して電源を入れると、照明の点灯および映像プレビューが開始されます。
※HDMIモニタは映像信号1080pに対応した製品をご利用ください。

【PDM-2700FM (モニタ付)の場合】

1. 電源のDC端子(オス)に、モニタに付属しているDC/USB-C分岐ケーブルを接続します。
2. モニタに付属しているカメラ取付アダプタを、カメラ本体正面のネジ穴に固定します。
3. モニタ背面のアダプタ受け部分にカメラ取付アダプタを差し込み、モニタをカメラに固定します。
4. DC/USB-C分岐ケーブルのDC端子(オス)をカメラのDC端子(メス)に、USB-C端子(オス)をモニタ側面のUSB-C端子(メス※)に、それぞれ接続します。
5. モニタに付属しているHDMIケーブルを使用し、カメラとモニタのHDMI端子を接続します。
6. 顕微鏡の電源ケーブルをコンセントに差し込み、電源スイッチの“|”側を押して電源を入れると、照明の点灯および映像プレビューが開始されます。
※モニタ側のUSB-C端子は2つありますが、背面に“USB-C”と印字された端子を使用してください(コンセントのアイコンが印字された側は使用しません)。

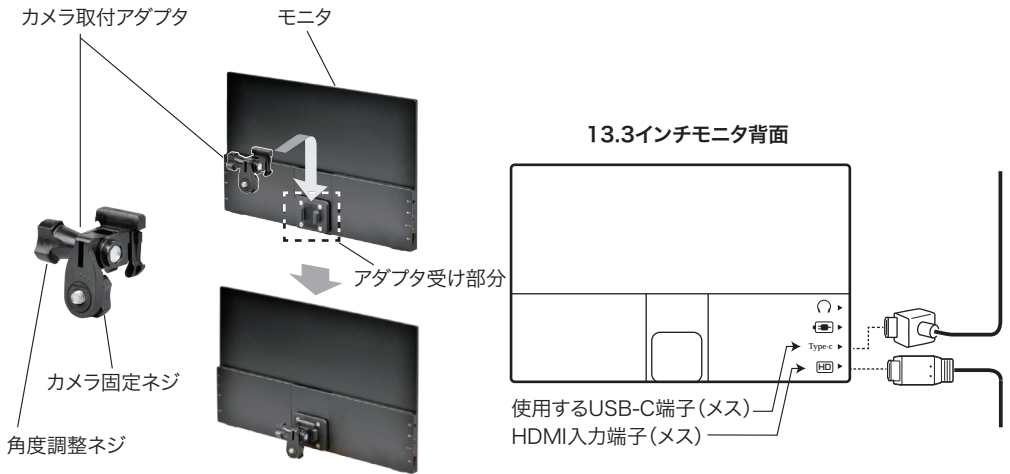


図3

5. 観察方法

1. 電源を投入したら、標本をステージにセットし、クレンメルで固定します。
2. 粗同焦点ハンドルを反時計回りに操作してステージを上げ、側面から対物レンズの下端と標本上面(カバーガラス)の間隔を目視しながら、その間隔を可能な限り近づけておきます。
3. モニタ上に表示されているプレビュー像を見ながら、微動焦点ハンドルを時計回りに操作して少しずつステージを下げ、焦点が合う位置になるよう調整します。
4. 焦点が合ったら、ステージ前後動ハンドルを操作し、任意の位置に標本を移動させて観察を行います。

※明瞭な位相差像を観察するには、試料をできる限り薄く作製することが重要です。弊社テクニカルサポートページ記事にて位相差試料の作製について解説しておりますので、併せてご覧ください。

<https://wraymer.net/faq/microscope/1043/>

6. 主な仕様

モデル名	PDM-2700F/PDM-2700FM			
対物レンズ	位相差用プランアクロマート対物レンズ			
	倍率	光学系	開口数(N.A.)	作動距離(W.D.)(mm)
	40X	乾燥系	0.65	0.56
レボルバ	逆レボルバ(4穴)			
ステージ	ワイドメカニカルステージ(125mmX135mm、可動域35mmX75mm)			
コンデンサ	位相差コンデンサ(40倍対物レンズ専用)			
照明	高輝度白色LED(3W、5000~5500K、調光可)			
顕微鏡寸法	180 x 222 x 420mm(カメラ上面含む、SDカード・モニタ等含まず)			
電源	AC100~240V ワールドワイド電源仕様			
センサータイプ	CMOS(裏面照射型)			
センサー型番	SONY STARVIS(IMX307)			
映像素子	1/2.8"			
ピクセルサイズ	2.9 μ m \times 2.9 μ m			
解像度	1920 x 1080			
フィルタ	RGB Bayer Pattern			
マウント	Cマウント			
フレームレート(※1)	60fps			
RGB出力	24bit			
露出制御	オート/マニュアル			
露出時間	0.01ms~1000ms			
ファイル保存形式	静止画: .jpg			
	動画: .mp4(H264/H265 encoded)(※2)			
ホワイトバランス	オート/マニュアル/エリア			
スキャンモード	プログレッシブ			
シャッター	Electronic rolling shutter			
S/N 比	52dB			
ダイナミックレンジ	72dB			
感度	1300mV(1/30秒)			
HDMI 映像出力	1080p			
USBポート	USBマウス、USBフットスイッチ接続に使用 ※ポート形状タイプA			
電源出力 / 電源入力	DC12V1A / AC100~240V 50/60Hz			
動作温度 / 動作湿度	-10~50°C / 30~80%(但し結露しないこと)			
OSDディスプレイ	On Screen Display (HDMI接続時)			
カメラ本体寸法(WxDxH)	50mm x 50mm x 61mm			

(※1) フレームレートはあくまでも理論値であるため、表記のフレームレートでの撮影を保証するものではありません。また、ご使用される機器の環境によってフレーム落ち等、映像が正常に撮影できない場合があります。このような場合は露出時間を長く取り、フレームレートを低く設定することで改善されることがあります。

(※2) 動画ファイルの最大ファイルサイズは4GBです。この容量を超える長時間録画時は、複数の動画ファイルが生成されます。

※利用可能なSDカードは、SD / SDHC / SDXC (Class10)/UHS-1, UHS-2, UHS-3です。

※SDカードをロックしてもカメラの仕様により書き込み禁止にはなりません。

※接続するモニタはHDMIポート付きで1080pに対応したものをご利用ください。

WRAYMER

株式会社レイマー

〒541-0052 大阪市中央区安土町1-8-15 野村不動産大阪ビル6F

TEL : 06-6155-8230 FAX : 06-6155-8450

E-mail : arch@wraymer.com

Online Shop : <http://www.wraymer.com>